

# neodisher® LaboClean PLM

(Старое название neodisher MA-LAB)

Среднещелочное моющее средство (порошок) для использования в моечных машинах



<b>Области применения:</b>	Механическая мойка изделий из стекла, керамики, нержавеющей стали, легких металлов, пластика в лабораториях, пищевой промышленности, химической промышленности и медицине.	
<b>Свойства:</b>	<b>neodisher LaboClean PLM</b> удаляет пищевые остатки, масла, пасты и мази, жиры, кремы, белок, кровь, следы маркеров на лабораторном стекле.	
<b>Применение/дозировка:</b>	Использовать в специальных моечных машинах 2-5 г/л через дозирующее устройство или вручную  <u>Для удаления следов маркеров на лабораторном стекле:</u> мойка neodisher LaboClean PLM 5 г/л, 70-80°C, нейтрализация neodisher Z, 1-2 мл/л, промежуточное ополаскивание обычной водой, заключительное - деионизированной водой для предотвращения образования пятен.  В последствии, растворы neodisher LaboClean PLM должны быть смыты достаточным количеством воды. Не смешивать с другими продуктами.	
<b>Определение концентрации:</b>	Фактор титрования: 0,44 (в соответствии с методикой неодишер)	
<b>Технические данные:</b>	Объемная плотность:	785-835 г/л
	Уровень pH (2-5 г/л в деионизированной воде, 20°C):	11,1-11,6
<b>Состав:</b>	Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих средств 89/542/EWG: 5-15% неионогенные ПАВ > 30% фосфаты Контейнеры хранить плотно закрытыми, Чувствителен к влажности.	
<b>Информация по хранению:</b>	Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов.	
<b>Меры предосторожности и советы по технике безопасности:</b>	Символ опасности: <b>C</b> - едкий Содержит: метасиликат натрия, твердый >10%	
	<b>Указания об опасности:</b> <b>R 34</b> - Причиняет ожоги	
	<b>Советы по технике безопасности:</b> <b>S 22</b> - Не вдыхать порошок <b>S 26</b> - При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу <b>S 28</b> - При контакте с кожей немедленно промыть большим количеством воды. <b>S 37/39</b> - Использовать соответствующие защитные перчатки, очки/маску. <b>S 45</b> - При недомогании или несчастном случае немедленно обратиться к врачу, (по возможности предъявить этикетку).	
	Утилизировать только пустые и закрытые упаковки. Для утилизации остатков продукта см. Карту безопасности. Для дополнительной информации см. Карту безопасности. Она доступна на сайте <a href="http://www.drweigert.de">www.drweigert.de</a> в разделе Сервис.	